

# IITC

**Model PE34 中文操作手冊**


 **嘉旺** *Labsystem* 嘉旺股份有限公司

# 面版介紹

## 前端面板



## 後端面板

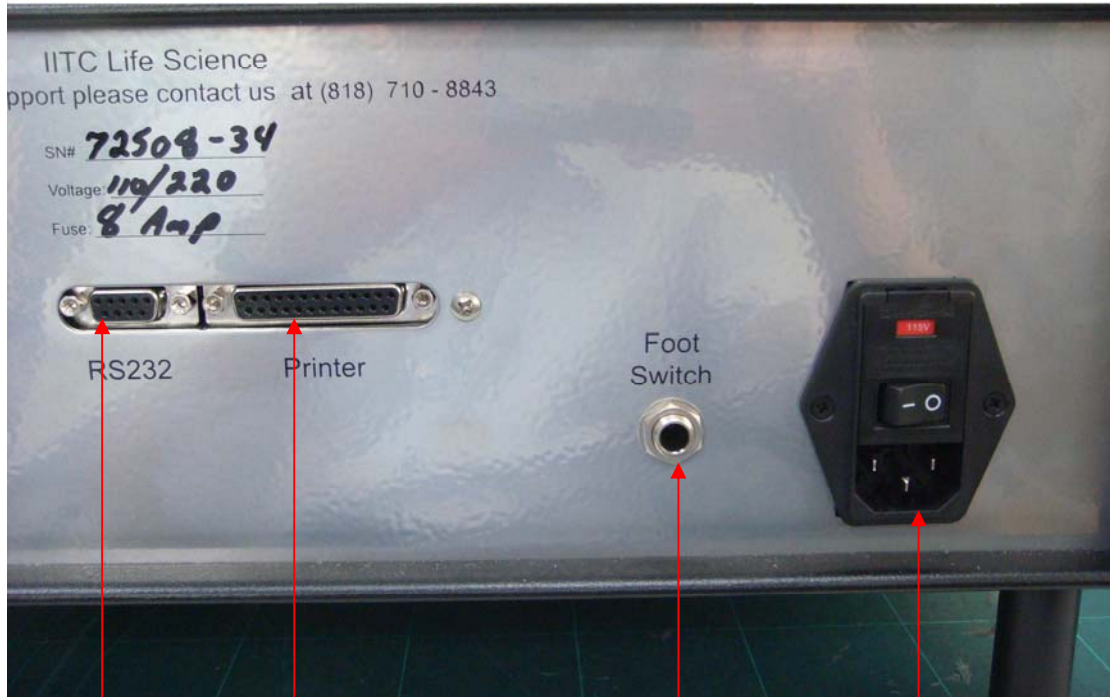

RS232 接孔

印表機接

遠端控制踏板接

電源開關

## 鍵盤介紹



1. E 確認鍵
2. C 取消鍵
3. 0 印表機列印鍵
4. 1 顯示目前的溫度
5. 2 顯示目前測試動物的號碼
6. 3 顯示待命或是設定的溫度
7. 4 顯示停止點的溫度
8. 5 顯示溫度冷卻或是增加的速度
9. 6 無功能
10. 7 顯示目前的時間
11. 8 顯示目前的日期
12. 9 顯示內建韌體版本

## 操作方式

1. 設定動物的號碼：按 2xxx (xxx=001~099)後按下 E
2. 設定正的待命溫度：按 3xxx (xxx=000~750)後按下 E
3. 設定加熱後停止的溫度：按 4xxx (xxx=000~750)後按下 E
4. 設定溫度冷卻或是加熱的速度：按 5xxx (xxx=001~010)後按下 E
5. 設定比負的待命溫度：按 6xxx 後按下 E
6. 設定負的停止的溫度：按 7xxx 後按下 E
7. 設定時間：例如 1：25PM 按 01325 後按下 E
8. 設定日期：例如 2008.08.01 按 080108 後按下 E

## 實驗開始流程

1. 設定開使待命的溫度
2. 設定停止點的溫度
3. 等溫度達到待命溫度時，顯示器會顯示 **READY** 字母
4. 放下實驗動物後按下 **START** 按鈕開始啟動
5. 等停止溫度點到達後，機器會停止作業並會顯示相關的參數
6. 按下 **RESET** 鈕後機器會開始降溫或是加溫到 **STANDBY** 時的溫度
7. 這時顯示器會重新顯示 **READY** 字母
8. 如沒有 **READY** 的字母顯示，**START** 按鈕沒有任何的作用

## 遠端控制踏板操作方式

1. 踏一次開始 START
2. 開始後再踏一次 STOP

## 保養清潔

放置動物專用的樹脂玻璃可用清水或是低濃度的清潔劑清潔

## 禁止的清潔品

1. 酒精
2. 漂白水
3. 含有酒精成分的清潔劑
4. 玻璃清潔劑