

數位顯示立體定位儀_使用說明

操作

1. 將定位儀放在水平桌面上，並連結各軸之電線。
2. 移動操作手臂確認各軸連結是否正確。

功能設定

- * 長按”P”：進入設定
- 按”X/▲”：選擇
- 按“Z/*”：儲存

1. **PROG SLOT**: 選擇要設定的軸。

Slot 1: X

Slot 2: Y

Slot 3: Z

2. **PROG DIR**: 更改正負方向(Up & Down)。

Ex. 原本往”上”移動為”+”，可設定成往”下”移動為”+”。

3. **PROG RES**: 選擇解析度。

3.1. 單位為 mm

0.01: 10 μ m

0.05: 50 μ m

0.1: 100 μ m

0.5: 500 μ m

1.0: 1000 μ m (1mm)

3.2. 單位為英呎

_0.001: 0.001 英呎

_0.005: 0.005 英呎

_0.01: 0.01 英呎

4. **PROG REF**: 設定非”0”的起始點。

